


スーパーアネックス瓶洗浄装置

株式会社テラオカ
大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号
TEL:06-6386-0667 FAX:06-6330-6859

流し台(水槽)のなかで安心して使える小型瓶洗浄機です。

電気を使わない安全設計！ ワンプッシュで洗浄！

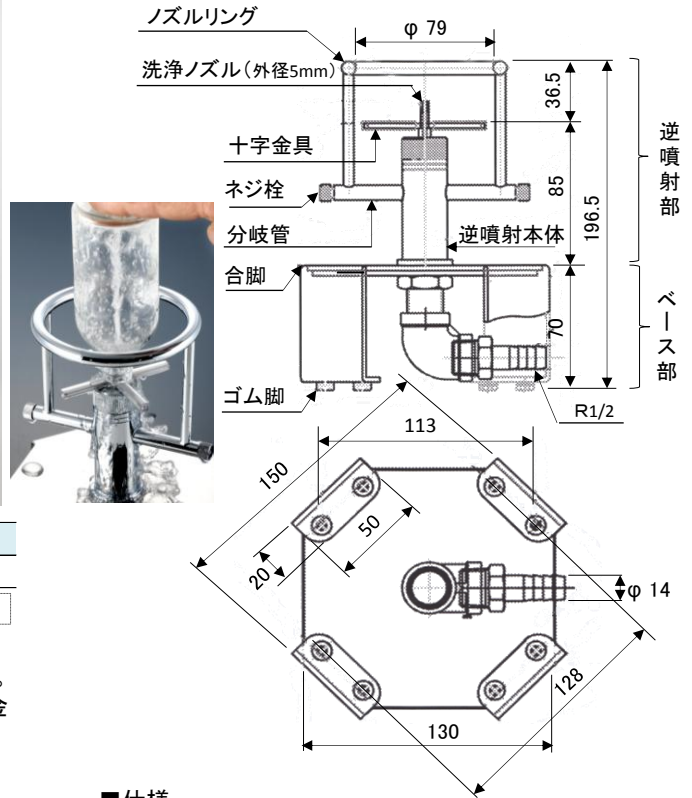

製品コード	型番	外形寸法	価格
12-7000-10	ANXS-15	150×150×196.5Hmm	¥49,000
※蛇口接続キットは色や形状が変わることがあります。			12505

■特長

- 外径75mm以下の小型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。
- ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。
- ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの吐出時にあわせノズルリング穴(φ1mm×4個)からも瓶口に向けて水が出ます。
- 洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。
- 水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。
- 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
- ※貴重品や機器類のそばで本機を使用しないこと(水跳ねに注意)。
- ※薬液や洗浄液の中に本機を浸けこむと腐食することがあります。
- ※容器内面の汚れがひどい場合や付着物は予め取り除いて下さい。
- ※口内径が小さいものや瓶形状により洗浄できないものがあります。

■仕様

- ベース部材質:ステンレスSUS304(ゴム足付)
- 逆噴射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)
- 付属品:①ホース 約1m ②十字金具 1個
- ③蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
- ※蛇口への取付は先端にネジのない水道呼び13にビスで固定します。
- ※蛇口形状によっては取付けできないものがあります。
- ※使用後は本機の汚れを中和し、よく拭き取って管理して下さい。




■三角フラスコ(300ml)の洗浄
容器の角度を変えながら洗浄すると、容器の底のR部分まで洗うことができます。
※水の跳ね返りが多くなるため、深い水槽か囲いをご用意下さい。



■ビーカー(200ml)の洗浄
少し倒して角度を変えて洗浄すると底まで洗えます。
※口径が広いものは水が跳ねかえるため、深い水槽か囲いを御用意下さい。



■ペットボトルの洗浄
胴径60mm・全高184mm
口内径30mm
容器を少し斜めに倒しながら洗浄すると容器の底が綺麗に洗えます。

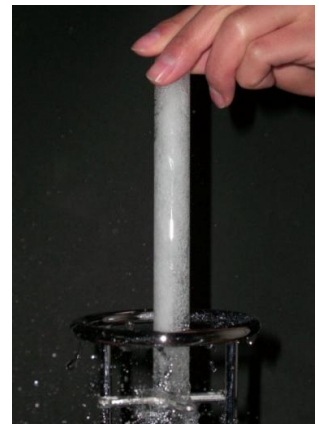

■丸底容器の洗浄
口内径20mm以上の丸底容器や円沈管などの洗浄も可能。
※細口容器は水の吐出と排出の流れが悪くなり、洗浄効果がでないことがあります。